

## QUI TRÌNH SỬ DỤNG VÀ HIỆU CHUẨN CÂN RANGER

### I/ QUI TRÌNH SỬ DỤNG:

#### A/ CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ:

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, luồng máy lạnh, gần cửa ra vào.
- Sử dụng đúng nguồn điện ổn định.
- Quả cân chuẩn.

#### B/ CÂN:

- Mở cân bằng cách nhấn phím ON/ZERO, chờ cho cân hiển thị 0.00Kg.
- Đặt vật mẫu lên chính giữa bàn cân và đọc kết quả.

#### C/ TRỪ BÌ:

- Khi cân ở trạng thái 0.00Kg, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím TARE. Cân tự động trừ bì và hiển thị 0.00Kg. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.

\* **Lưu ý:** Khi lấy bì ra khỏi bàn cân, nhớ nhấn phím TARE để cân về 0.00Kg trước khi tắt cân.

### II/ HIỆU CHUẨN CÂN:

- Mở cân ổn định 15 phút.
- Khi cân ở trạng thái 0.00Kg, nhấn và giữ phím M+/MENU cho đến khi cân hiện MENU thì buông tay cân hiện CAL.
- Nhấn phím ON/ZERO cân hiện SPAN.
- Nhấn phím ON/ZERO Cân hiện 0 Kg (Cal Zero, bàn cân không tải).
- Nhấn phím ON/ZERO Cân hiện -C- Sau đó hiện trọng lượng Cal.
- Nhấn PRINT/UNIT để thay đổi trọng lượng Cal.
- Đặt tải đã chọn lên bàn cân rồi nhấn phím ON/ZERO Cân hiện -C- Sau đó hiện trọng lượng đã Cal.

Lúc này cân đã được chuẩn xong.

\***Lưu ý:** Trong quá trình chuẩn cân thực hiện các thao tác nhẹ nhàng tránh tác động mạnh vào cân, sử dụng đúng quả cân chuẩn.

### III/ CÁC PHÍM CHỨC NĂNG:

- Phím ON/ZERO-**OFF/YES**: Dùng để mở, tắt, nhấn về Zero và Enter.
- Phím PRINT/UNIT-**NO**: Dùng để thay đổi giá trị cài đặt, chuyển đổi các bước cài đặt, chuyển đổi đơn vị cân, nhấn để in.
- Phím FUNCTION/MODE-**BACK**: Dùng để chuyển đổi các tính năng CÂN và ĐẾM, Trở lại thư mục trước trong khi cài đặt.
- Phím M+/MENU- **EXIT**: Dùng để vào chương trình cài đặt, thoát cài đặt.
- Phím TARE: nhấn trừ bì.

### IV/ XẠC BÌNH ACCU:

- Khi cân ở vị trí có biểu tượng của PIN accu xuống nac cu ối cung thì cấm nguồn sạc cho cân.
- Thời gian sạc lần đầu tiên 8 giờ liên tục, các lần sau sạc 1 giờ.
- Khi đang sạc, biểu tượng của PIN hiển thị sẽ báo trạng thái nạp bình . Khi đầy biểu tượng sẽ báo đầy và ngừng lại.

#### \* Lưu ý:

- Tránh bị chai bình accu và làm hỏng mạch sạc, tuyệt đối không được dùng hết sạch bình accu rồi mới cắm sạc, khi sạc đầy thì phải rút nguồn sạc.
- Sử dụng đúng adaptor sạc theo cân, không cắm sạc liên tục khi bình đã đầy.
- Khi không sử dụng cân trong thời gian dài, sạc định kỳ mỗi tháng một lần.

