

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ JZC-TSE3****HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ JZC-TSE3**

(Do CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu của hãng cung cấp).

Cân điện tử JZC-TSE Series do hãng KERRDY Sản xuất được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát TPS có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Nhập Khẩu và phân phối, JZC-TSE đã được phê duyệt mẫu cân nhập khẩu tại tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam.

**Các bước chuẩn bị thiết bị.**

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

**Hướng dẫn cách cân.**

- Mở cân bằng cách nhấn nhấn phím ON/OFF (phím cơ bên hông phía dưới cân), chờ khi cân hiển thị 0.0g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

**Trừ Bì.**

- Khi cân ở trạng thái 0.0g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím TARE cân tự động trừ bì và hiển thị 0.0g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.

Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **TARE** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt.

### Cách sử dụng các phím.

Phím: **TARE** Là phím trừ bì, (trong hiệu chuẩn phím **TARE** là phím dờ số) .

Phím: **ZERO** Là phím dùng để ổn định cân ở mức “0”,(trong hiệu chuẩn phím **ZERO** có chức năng chuyển đổi giá trị cân tăng hoặc giảm) .

Phím: **UNIT** Là phím chuyển đổi đơn vị cân từ kg, g, lb, oz .

### Cách đèn báo.

- Khi đèn báo sáng ở đâu thì cân hiển thị ở đó
- Đèn báo đơn vị kg, g, lb, oz.
- Đèn báo ổn định "->0<-" .
- Đèn báo có mức cân trừ bì "Tare" .
- Đèn báo Low battery (Pin yếu).

### Cách Calibration (hiệu chuẩn).

Dữ liệu đang được mô tả cho cân JZC TSE

- Nhấn giữ phím **ZERO** mở nguồn cân bằng phím cơ bên hông phía dưới cân
- Cân hiển thị **CAL**.
- Nhấn phím **ZERO** cân hiển thị số 0, nếu đèn hiển thị báo sáng ở đơn vị nào thì sử dụng ở đơn vị đó (ví dụ g thì ta làm bên g).
- Nhấn phím **ZERO** để tăng giảm, nhấn phím **Tare** để dờ số.
- Chọn đúng mức tải cần hiệu chuẩn bỏ tải lên trọng tâm đĩa cân rồi nhấn phím **ZERO** kết thúc hiệu chuẩn.

### Pin sạc.

Cân điện tử JZC TSE sử dụng pin sạc 4V/4AH kích thước pin (48 x 48 x 101) mm, sử dụng trong 80 giờ cho 1 lần sạc đầy.

Khi cân ở vị trí có biểu tượng PIN xuống nấc cuối cùng thì nên sạc nguồn cho cân, thời gian sạc lần đầu là 8 giờ liên tục, các lần sạc sau là 1 giờ, khi đang sạc, biểu tượng của PIN hiển thị sẽ báo trạng thái nạp bình, khi nạp đầy thì biểu tượng sẽ ngừng lại.

**Lưu ý:** Tránh bị chai bình và làm hỏng mạch sạc, tuyệt đối không được dùng hết sạch bình rồi mới cắm sạc, khi sạc đầy thì phải rút nguồn sạc. Sử dụng đúng sạc theo cân Adaptor **5V/0.6A** model **IVP0500-0600**, không cắm sạc liên tục khi bình đã đầy, khi không sử dụng cân trong thời gian dài thì nên sạc định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần.

### Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay Điện thoại: (028) 62.888.666 di động 0915.999.111 địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.