

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ TPS1.5 SUPER SS**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ TPS1.5 SUPER SS**

(CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu hãng cân cung cấp).

Cân điện tử TPS1.5 Super SS do TPS OEM Original Equipment Manufacturer nhà máy và được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Nhập Khẩu và phân phối, TPS1.5 Super SS đã được phê duyệt mẫu cân nhập khẩu tại tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam.

Các bước chuẩn bị thiết bị.

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

Hướng dẫn cách cân.

- Mở cân bằng cách nhấn phím **ON/OFF**, chờ khi cân hiển thị 0.0g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

Trừ Bì.

- Khi cân ở trạng thái 0.0g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím **TARE** cân tự động trừ bì và hiển thị 0.0g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.

Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **TARE** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắc cân.

Ý nghĩa các phím chức năng.

Phím **ON/OFF** Là phím tắc mở cân.

Phím **TARE** Là phím trừ bì.

Phím **Set(0-9)** Là phím cài đặt cân.

Phím **ZERO** Là phím trả cân về điểm 0.

Hướng dẫn hiệu chuẩn nhanh cân điện tử TPS1.5 Super SS.

Bước 1: Gạt công tắc ở phía sau của cân về trạng thái “ON”.

Bước 2: Mở nguồn đợi cân về “0” ,ấn giữ cùng lúc 2 phím [**ON/ZERO**] + [**SET**] đến khi kêu “beep” .

Bước 3: Màn hình hiển thị “ s-unit” -> bấm [**TARE**] -> cân hiển thị max tải (capacity) ->bấm [**TARE**] -> cân hiển thị 1/3 max tải -> đặt quả có khối lượng tương ứng ->bấm [**TARE**] -> màn hình hiển thị 2/3 max tải -> đặt quả ->bấm [**TARE**] ->màn hình hiển thị max tải -> đặt quả ->bấm [**TARE**] kết thúc 2 lần.

Lưu ý : Thay đổi bước nhảy của cân (d) :Ấn giữ [**SET**] 3 giây đến khi cân hiển thị “RANGE” , bấm [**SET**] cho đến khi nào màn hình hiện “d” thì chọn nút [**TARE**] -> dùng [**SET**] để lựa chọn “d” mong muốn và xác nhận bằng [**TARE**].

Cách chuyển đổi đơn vị cho Cân Điện Tử TPS1.5 Super SS.

Bước 1: Nhấn giữ **SET** 3 giây khi nào màn hình hiện [**range**] .

Bước 2: Nhấn **SET** một lần nữa,màn hình hiện [**unit**].

Bước 3: Nhấn **TARE** để vô chọn đơn vị cân chuyển đổi.

Bước 4: Nhấn **SET** để chọn qua đơn vị mong muốn (kg,g,pcs,lb,oz).

Tới đơn vị cần chọn(ví dụ: chọn đơn vị pound thì ta nhấn tới lb.lb) nhấn **TARE** để xác nhận.

Pin sạc

Cân điện tử TPS600Super SS, Cân điện tử TPS1,5Super SS, Cân điện tử TPS3Super SS, Cân điện tử TPS6Super SS, Cân điện tử TPS15Super SS và Cân điện tử TPS30Super SS sử dụng pin sạc 6V/4.5AH kích thước (70 x 47 x 100) mm, sử dụng trong 80 giờ cho 1 lần sạc đầy.

Khi cân ở vị trí có biểu tượng PIN xuống nấc cuối cùng thì nên sạc nguồn cho cân, thời gian sạc lần đầu là 8 giờ liên tục, các lần sạc sau là 1 giờ, khi đang sạc, biểu tượng của PIN hiển thị sẽ báo trạng thái nạp bình, khi nạp đầy thì biểu tượng sẽ ngừng lại.

Lưu ý: Tránh bị chai bình và làm hỏng mạch sạc, tuyệt đối không được dùng hết sạch bình accu rồi mới cắm sạc, khi sạc đầy thì phải rút nguồn sạc. Sử dụng đúng sạc theo cân, không cắm sạc liên tục khi bình đã đầy, khi không sử dụng cân trong thời gian dài thì nên sạc định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần.

Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay Điện thoại: (028) 62.888.666 di động 0915.999.111 địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Cân điện tử TPS1.5 Super SS

