

**TPS SCALES**



Hãng sản xuất

Changzhou Accurate Weight Co.,Ltd

Nhãn hiệu

TPS

Theo chứng nhận

ĐLVN 50:2009, ĐLVN 285:2015, OIML R-111

Calibration Weights Manufacturer & Supplier

**E2 (1mg - 1kg)**



Model: **E2 (1mg - 1kg)**

Cấp chính xác: E2

Vật liệu: Thép không gỉ (inox 316)

Khối lượng riêng: 7.96 g / cm<sup>3</sup>

**Thông số kỹ thuật cơ bản**

Cấp chính xác E2 theo OIML – R111.

Hốc hiệu chuẩn: không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity)

Hộp đựng bằng nhôm có nút xấp lót bảo vệ, giúp giảm trầy.

Từ tính: ≤ 25μT.

Kích thước hộp: (340 x 225 x 125) mm.

Model	E2 (1mg - 1kg)
Nominal mass	<b>1mg - 1kg</b>
Material	Stainless Steel
Structure	Solid
Type	Sheet
Density	7.96 g / cm <sup>3</sup>
Magnetic susceptibility	< 0.08
Package	Aluminium Box
Package size	(340 x 225 x 125) mm
Gross weight	4.1 kg
Intensity of polarization	≤ 25 μT

**Đặc tính kỹ thuật đo lường chính**

Model	E2 (1mg - 1kg)												
Số lượng	25 quả / bộ												
Số lượng quả mg	1mg	2mg	2mg*	5mg	10mg	20mg	20mg*	50mg	100mg	200mg	200mg*	500mg	
Sai số cho phép (±mg)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.01	0.01	0.012	0.016	0.02	0.02	0.025	
Số lượng quả g	1g	2g	2g*	5g	10g	20g	20g*	50g	100g	200g	200g*	500g	
Sai số cho phép (±mg)	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.08	0.08	0.1	0.16	0.3	0.3	0.8	
Số lượng quả kg	1kg												
Sai số cho phép (±mg)	1.6												
Cấp chính xác	E2 theo OIML R-111, JJG99-2006												
Khối lượng riêng	7.96 g / cm <sup>3</sup>												
Từ tính	≤ 25 μT												
Kiểm định / hiệu chuẩn theo	ĐLVN 50:2009 (Quả cân E2, F1 - Quy trình kiểm định) ĐLVN 285:2015 (Quả cân E1, E2 - Quy trình hiệu chuẩn chuẩn đo lường)												
Kích thước hộp	(340 x 225 x 125) mm												
Vận chuyển	4.1 kg												
Hộp đựng	Nhôm có nút xấp lót bảo vệ												
Ứng dụng	Kiểm định/hiệu chuẩn cân CCX I, II, III. Kiểm tra nội bộ cho cân phân tích, kỹ thuật												
Nhà sản xuất	Changzhou Accurate Weight Co.,Ltd												
Ủy quyền phân phối	Ủy quyền phân phối tại Việt Nam bởi TPS (giấy chứng nhận ủy quyền)												
Nhập khẩu bởi	Thinh Phat Scales Electronic Joint Stock Company												
Phụ kiện kèm theo	Khăn và nhíp gấp quả mg												

**Hướng dẫn sử dụng quả cân**

	Không dùng tay chạm vào quả vì axit trên da dễ phá vỡ bề mặt quả cân		Sử dụng nhíp đầu mềm để gấp quả cân từ 1mg-200g		Trước khi sử dụng hãy kiểm tra bề mặt có các vết trên bề mặt, nước hay bụi không
--	--	--	---	--	--